

# Dépistage simple et rapide des Listerias dans l'environnement

## LISTERIA


Test pour la détection des Listerias dans l'environnement

### Données

La formule consiste en un milieu à l'esculine améliorée qui donne un précipité marron noir en cas de présence de Listeria. Des inhibiteurs empêchent la croissance de toute bactérie autre que la Listeria.

### Avantages du produit

- Un simple changement de couleur indique une contamination
- Pas de changement de couleur = test négatif
- Écouvillon test avec son tube : aucun réactif à ajouter
- Idéal pour le contrôle des points critiques dans la chaîne de fabrication et de distribution
- Conservation à température ambiante
- Péréemption longue
- Fait partie des programmes HACCP et GMP
- Très bonne sensibilité : capable de détecter 57 CFU/ml en 24 heures

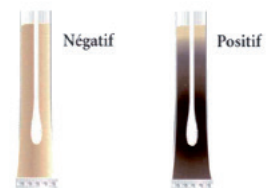

### Mode opératoire

1. Ouvrir le sachet
2. Écouvillonner le site à tester sur une surface d'environ 100cm<sup>2</sup>
3. Enlever le bouchon du tube et le jeter
4. Introduire l'écouvillon dans le tube en le poussant au fond de façon à ce que l'embout soit complètement immergé dans le milieu
5. Noter l'heure, la date ainsi que les indications du site prélevé sur l'étiquette du tube
6. Incuber à 37°C pendant 48 heures
7. Lire les résultats. Un résultat positif est indiqué par un changement de couleur dans le milieu qui vire de paille à marron-noir. Un résultat négatif ne laisse apparaître aucune variation de couleur.


*Bouchon "sécurité" unique en forme de cloche empêchant les doigts de l'utilisateur d'entrer en contact avec l'écouvillon ou le tube de transport.*

*La double action du bouchon en forme de cloche assure le confinement de l'échantillon.*

*Bouchon en forme de cloche agrippant fermement l'intérieur et l'extérieur du tube.*

*Formule de milieu à l'esculine améliorée fournissant un résultat visuel positif ou négatif.*

*Écouvillon améliorant la récupération de Listeria et fournissant une meilleure adsorption et un bon relargage du prélèvement.*

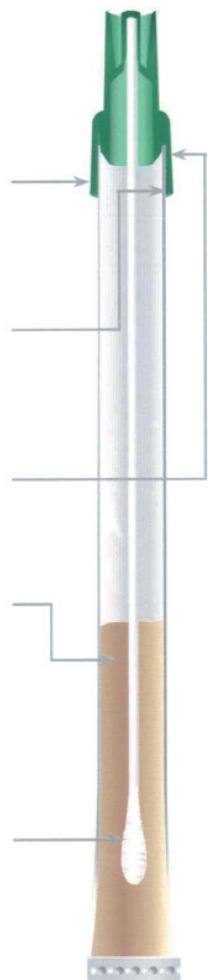

Référence	Désignation	Condit.
M1RDMW57025	Listeria	1x25
M1RDMW570125	Listeria	1x125

Groupe