

COLIFORME

Test pour la détection spécifique des Coliformes et E.Coli dans l'environnement

Avantages du produit

- Une méthode simple pour détecter ces micro-organismes : un virage net du milieu du violet au jaune se produit en présence de ces germes
- Très bonne sensibilité : une étude indépendante a montré que le Coliformes test est capable de détecter moins de 1 CFU/cm² en 18 heures sur une surface humide
- Prélèvement effectué par écouvillonnage = meilleure récupération des germes et accès aux zones difficiles à nettoyer
- Aucun matériel supplémentaire
- Conservation à température ambiante
- Péréemption plus longue qu'une boîte contact

POURQUOI UTILISER LE TEST ? La présence d' E.Coli et/ou de Coliformes est généralement considérée comme indicateur de contaminations faecales dans l'eau.

Mode opératoire

1. Ouvrir le sachet
 2. Écouvillonner le site à tester sur une surface d'environ 100cm²
 3. Enlever le bouchon du tube et le jeter
 4. Introduire l'écouvillon dans le tube en le poussant au fond de façon à ce que l'embout soit complètement immergé dans le milieu
 5. Noter l'heure ainsi que les indications du site prélevé
 6. Incuber à 37°C pendant 18 à 24 heures
 7. Contrôler régulièrement si un changement de couleur du violet au jaune se produit, auquel cas le test est positif.
- Un résultat négatif ne laisse apparaître aucune variation de couleur.



Référence	Désignation	Condit.
M1MW50325	Coliformes Test	1x25